

INCUBATOR

MODEL:1535



培養箱中文操作手冊


Lab Online Exhibition
www.1788lab.com
E-mail: info@1788lab.com



目 錄


1535 培養箱各部位名稱.....	2
1535 培養箱操作面板.....	2
1535 培養箱操作說明.....	3
儀器保養表.....	4

1535 培養箱各部位名稱

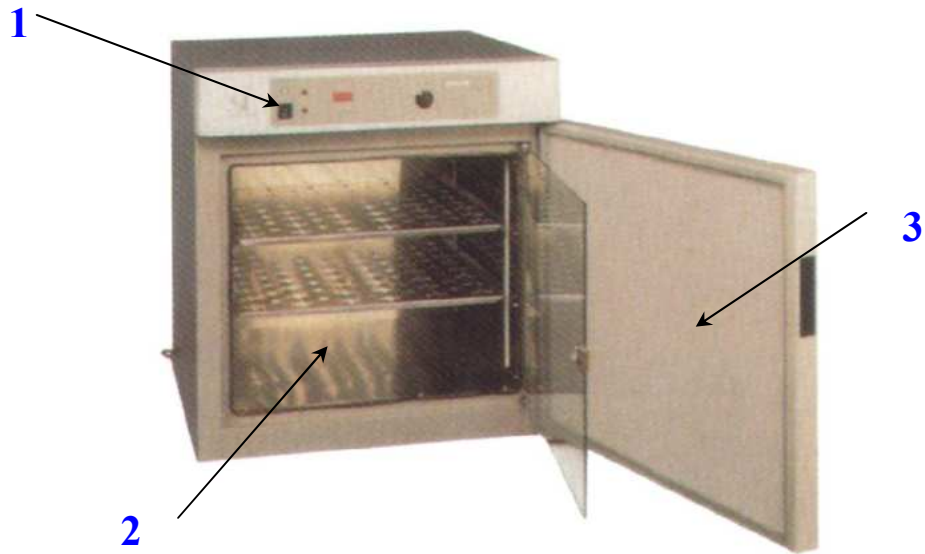

1. 控制面板 2. 培養箱內部 3. 培養箱門

1535 培養箱操作面板

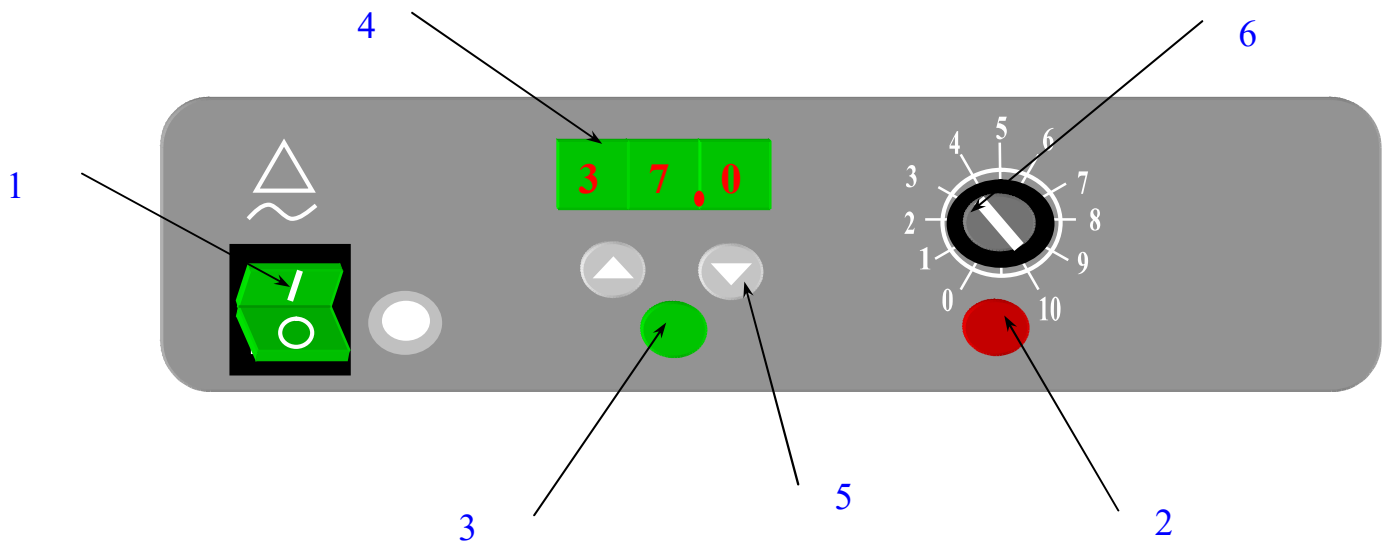

1. 電源開關 2. OVER TEMP 指示燈 3. HEAT 指示燈 4. 溫度顯示器
5. 上下選擇鍵 6. OVER TEMP 旋鈕

1535 培養箱操作說明

- 1.首先將電源開關切至 NO 之位置。
- 2.再將 OVER TEMP 旋鈕順時針轉到  。
- 3.依照所需操作之溫度，按下  鍵或  鍵，此時 DISPLAY 出現閃爍畫面，及進入設定狀態，將欲設定之溫度輸入之後，放開按鍵，及回復顯示實際之溫度。
- 4.待溫度達到所須知溫度後，HEAT 燈及出現間斷性之亮與滅，此刻將 OVER TEMP 旋鈕再逆時針慢慢將其旋回，並觀察 OVER TEMP 燈是否亮起，當注視到 OVER TEMP 燈亮起後，及暫時停止轉動旋鈕，並在更加輕緩地順時針轉回至 OVER TEMP 燈滅後，再多旋動二小格(仍為不亮)，及設定完成。

