

# ***INCUBATOR***

**MODEL:2005**



低溫培養箱中文操作手冊


**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: info@1788lab.com**




# 目 錄

<b>2005 培養箱各部位名稱.....</b>	<b>2</b>
<b>2005 培養箱操作面板.....</b>	<b>2</b>
<b>2005 培養箱操作說明.....</b>	<b>3</b>
<b>儀器保養表.....</b>	<b>4</b>

## 2005 培養箱各部位名稱

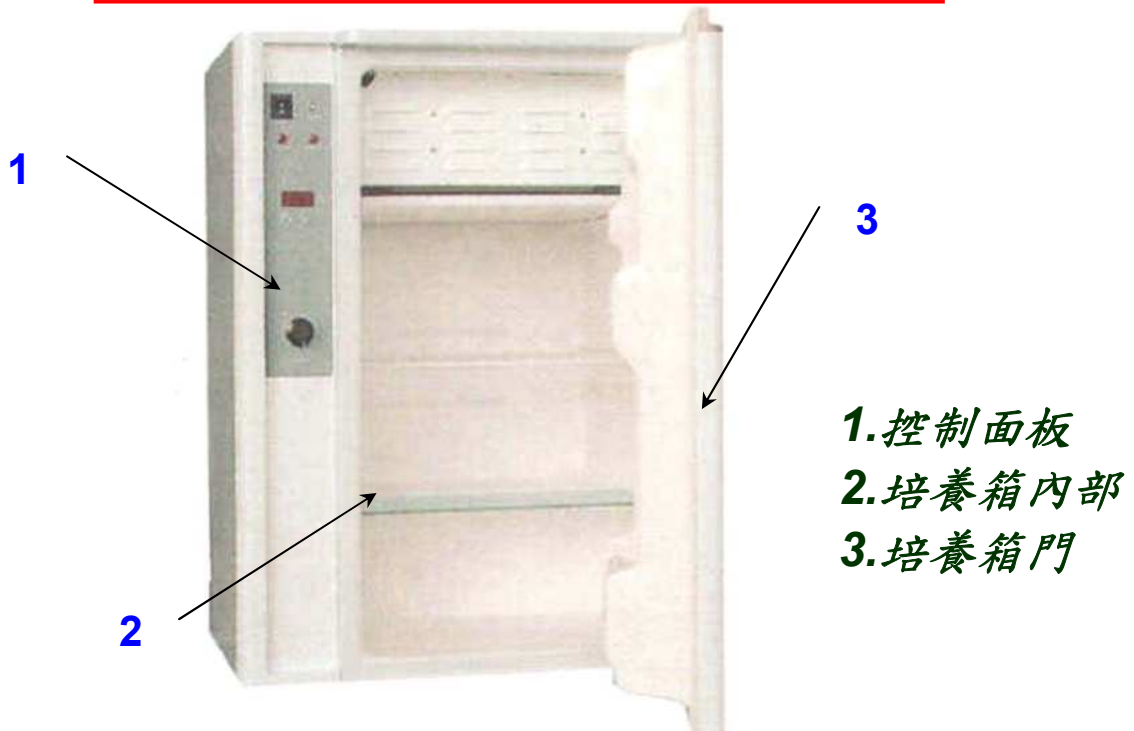

## 2005 培養箱操作面板

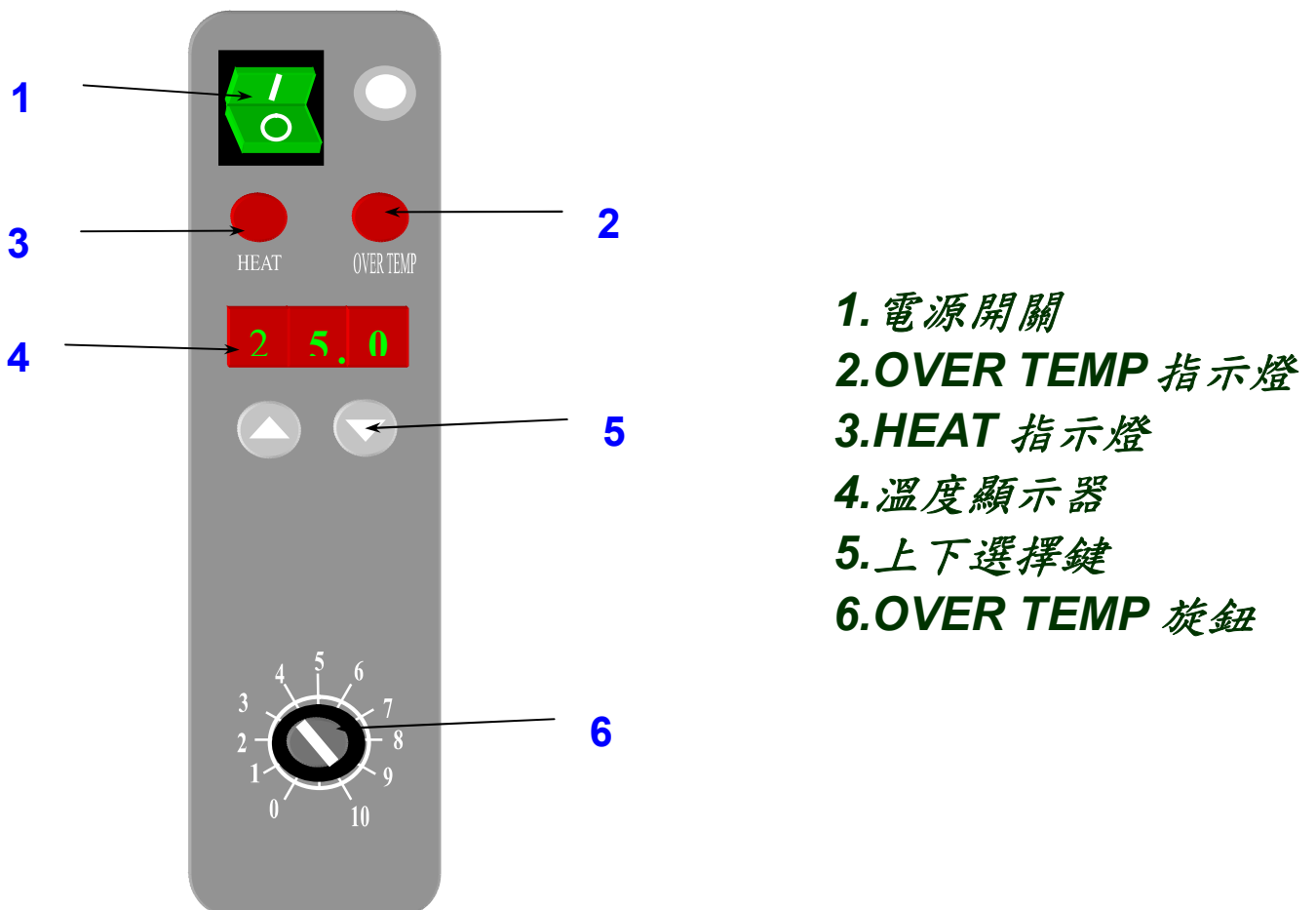

## 2005 培養箱操作說明

1. 首先將電源開關切至 NO 之位置。
2. 再將 OVER TEMP 旋鈕順時針轉到底。
3. 依照所需操作之溫度，按下  鍵或  鍵，此時 DISPLAY 出現閃爍畫面，及進入設定狀態，將欲設定之溫度輸入之後，放開按鍵，及回復顯示實際之溫度。
4. 待溫度達到所須知溫度後，HEAT 燈及出現間斷性之亮與滅，此刻將 OVER TEMP 旋鈕再逆時針慢慢將其旋回，並觀察 OVER TEMP 燈是否亮起，當注視到 OVER TEMP 燈亮起後，及暫時停止轉動旋鈕，並在更加輕緩地順時針轉回至 OVER TEMP 燈滅後，再多旋動二小格(仍為不亮)，及設定完成。

