

Oil Bath

*MODEL: **DBO-10***

油浴槽中文操作說明

Lab Online Exhibition
www.1788lab.com
E-mail: info@1788lab.com




目 錄

一、油浴槽主體.....	2
二、溫度控制表.....	2
三、操作步驟說明.....	3
四、PID 自動演算(AutoTuning).....	4
五、儀器保養表.....	5

一、油浴槽主體




二、溫度控制表

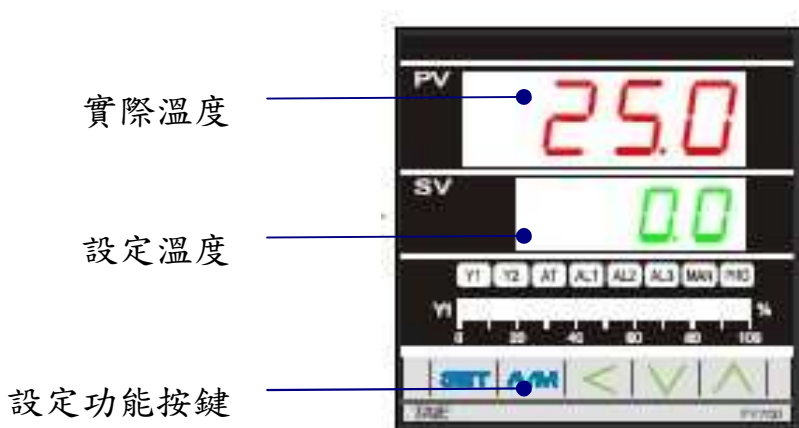

三、操作步驟說明

1.開 機

控制器送電後會依序顯示如下：

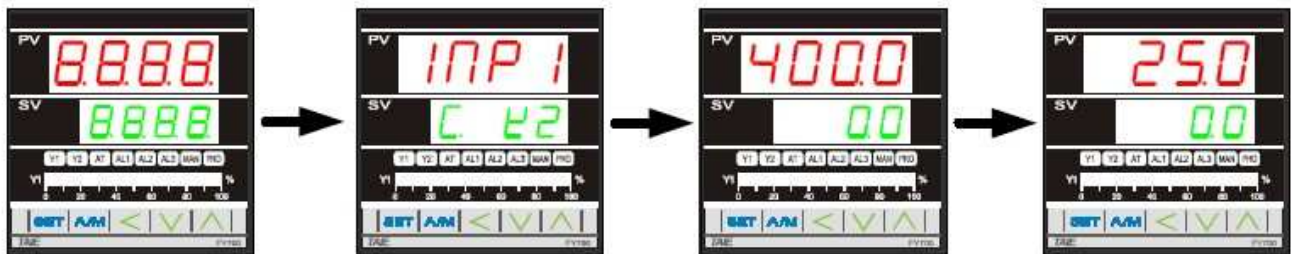

點亮所有LED

顯示單位(C)
及輸入類型(K2)


顯示上下限範圍
(0.0 ~ 400.0)

開始使用

DBO-10為(0 ~ 200℃)

2. 設定SV(設定使用溫度)

本例設定SV=100，操作步驟如下：

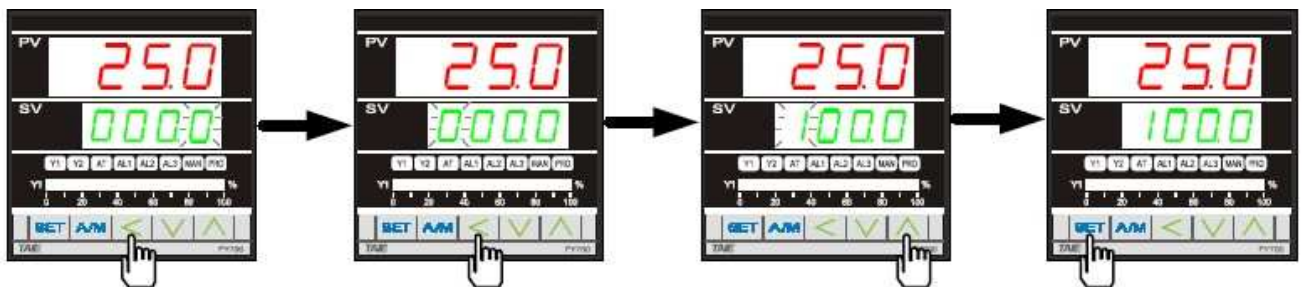

按下 鍵

SV數字開始閃動

按 鍵

切換到第四位數

按下 鍵

增加設定值

按下 鍵

寫入設定值

3. 設定 AL1 可設定警告過溫範圍。

4.開始使用油浴槽

4-1.將上述2操作步驟設定完成後，放入樣品至油浴槽中，開始加熱樣品。


4-2.待完成加熱樣品程序，等到PV顯示溫度降至室溫後，取出樣品進行下一個樣品實驗。

5. 關 機

完成樣品加熱，待PV顯示溫度降至室溫後，關閉電源。

四、PID自動演算 (Auto Tuning)

自動演算可將控制器的PID 參數最佳化，以達到更好的控制效果，操作步驟如下：

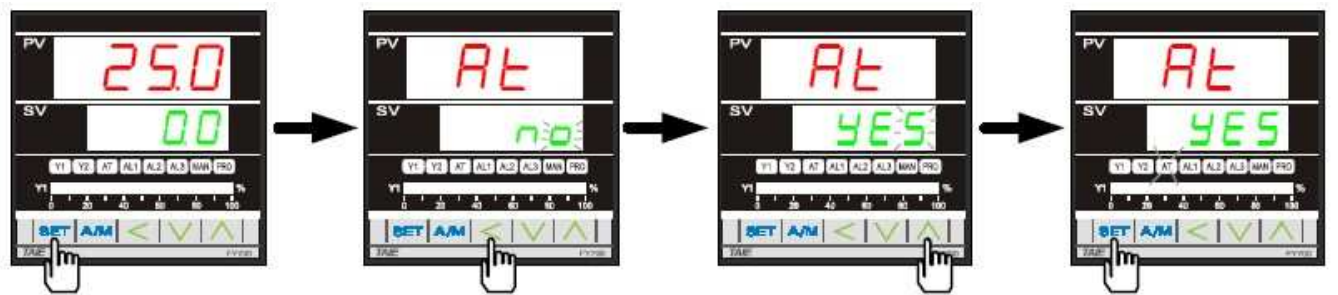


按 **SET** 鍵
切換至AT

按 **<** 鍵
SV文字開始閃動

按下 **>** 鍵
設定成YES

按下 **SET** 鍵
啟動Auto Tuning
(AT燈亮)

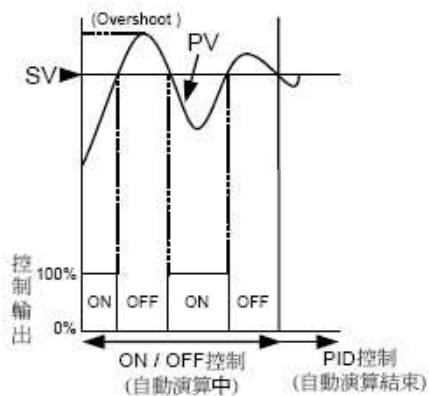

※進行 PID 溫度自動校正時,切勿再更換設定溫度，一但更換設定溫度時則需再做一次 PID 溫度自動校正。(PID 校正時間需花費約 30~50 分鐘左右方能校正完成)

