

# HOT PLATE

(數位式 *HP-30D*)

電  
磁  
加  
熱  
器  
中  
文  
操  
作  
說  
明

**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: [info@1788lab.com](mailto:info@1788lab.com)**



# 目 錄

一、主體外觀.....	2
二、顯示面板.....	2
三、操作說明.....	3
四、規格說明.....	4
五、儀器維護記錄表.....	5

◆ 本公司備有相關資料歡迎來電索取。

◆ 如有任何問題或需維修，歡迎來電。本公司將由專人為您服

## 一、主體外觀：



## 二、顯示面板：



● OUT 輸出指示燈

● ALM 警告指示燈

⬆ UP 鍵

⬅ SHIFT 鍵

ENT ENTER 鍵



### 三、操作說明：

1. 先將電磁加熱器電源插頭插上(220V)
2. 再將電磁加熱器電源開關打開
3. 電磁加熱器顯示面板會顯示 PV(實際溫度)與 SV(設定溫度)



4. 先按 SHIFT 鍵則 SV(設定溫度)的最右邊數字(小數點)會閃爍



5. 再按下 UP 鍵時,則數字可以由 1-9 自由調整
6. 若想設定個位數溫度再按 SHIFT 鍵後, 再按下 UP 鍵時,則數字可以由 1-9 自由調整
7. 若想設定十位數溫度再按 SHIFT 鍵後, 再按下 UP 鍵時,則數字可以由 1-9 自由調整
8. 若想設定百位數溫度再按 SHIFT 鍵後, 再按下 UP 鍵時,則數字可以由 1-9 自由調整
9. 設定完成後請按下 ENTER 鍵後, 電磁加熱器開始工作
10. 若長時間不使用電磁加熱器請將電源開關 OFF

#### 四、規格說明：

- 1.PID 微電腦數字顯示控溫
- 2.溫度 RT+5°C-399°C
- 3.尺寸(W×D×H)：30×30×15 cm
- 4.表面溫度：50-300° C
- 5.精 度：±1 ° C
- 6.電 熱：1.8k
- 7.電 壓：220V

若儀器有任何問題請聯絡本公司客服人員(02)2950-4343,千萬不要自行拆解儀器維修,否則將造成儀器更嚴重損壞

