

# ***ROTARYTYPE GRINDING***

***&***

# ***PULVERIZING***

***MODEL:RT-34***

迴轉式研磨粉碎機中文操作說明

**Lab Online Exhibition**  
**[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)**  
**E-mail: [info@1788lab.com](mailto:info@1788lab.com)**




## 目 錄

一、主體說明.....	2
二、內部及配件說明.....	2
三、操作方法.....	3
四、使用注意事項.....	3
五、儀器維護記錄表.....	4

◆ 本公司備有相關資料歡迎來電索取。

◆ 如有任何問題或需維修，歡迎來電。本公司將由專人為您

## 一、主體說明

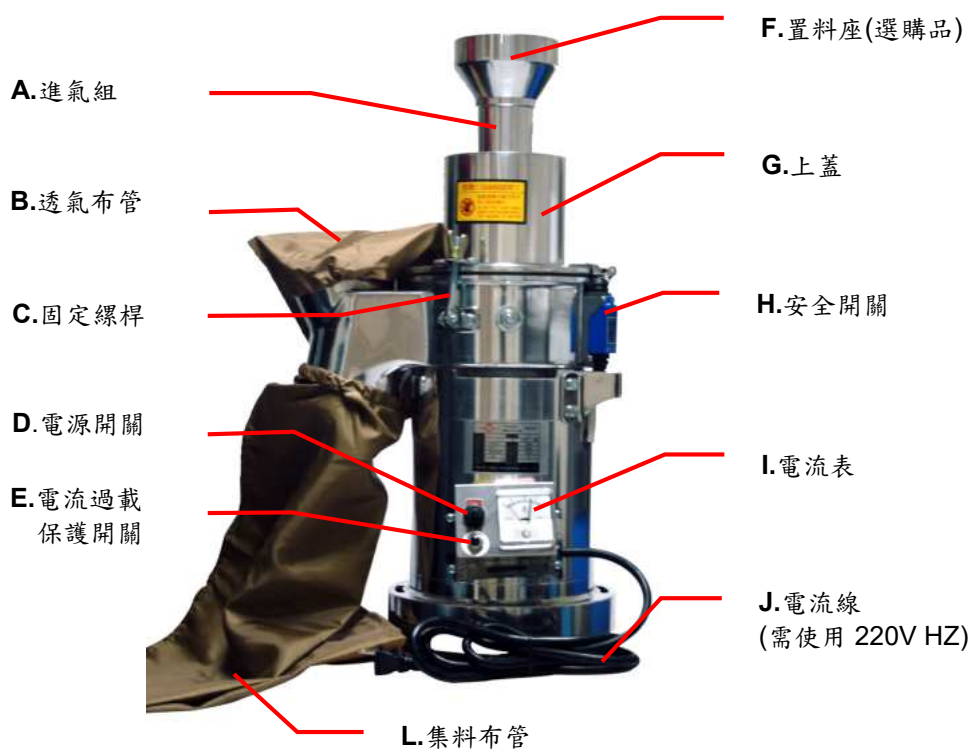

## 二、內部及配件說明



### 三、操作方法

#### a. 粉碎粗藥品時：

1. 首先將濾網中方型框、**K. 大孔濾網**(方型框需在前，**K. 大孔濾網**在後)放入**O. 濾組導板**中。
2. 將**B. 透氣布管**及**L. 集料布管**裝好。
3. 將**G. 上蓋**用**C. 固定螺絲**鎖好。
4. 接上**J. 電源線**、啟動**D. 電源開關**就可使用**P. 粉碎刀**轉動，粉碎物品。

#### b. 粉碎細藥材時：

1. 首先將濾網組中方型框、**M. 細網**、**N. 大孔濾網**(方型框在前，**M. 細網**在中，**N. 大孔濾網**在後)放入**O. 濾網組導板**中。
2. 以下程序請參照粉碎粗藥品時 2. 3. 4. 步驟。

### 四、使用注意事項

1. 欲粉碎之藥品需先乾燥後始可得到良好之效果。
2. 粉碎刀組需先轉動後始可入料。
3. 入料時需慢慢進料，注意電流表指針勿起過 13A，如果超過時，停止入料，讓藥品消化後，始可進料。
4. 如果入料太多，會使電流過載 **E. 保護開關**跳起，切斷電源，此時必需按下列步驟操作：

- (1)先把 **D.**電源開關扳入 OFF 位置。
  - (2)打開 **G.**上蓋將濾網組取出，消除粉碎槽內之藥品至外部。
  - (3)再將 **E.**電流保護開關按下。
- 5.請使用 220V 電源，勿插延長線插座。
  - 6.欲粉碎物料需經乾燥程序，黏性、油性、濕性物料不能單獨進行粉碎，需與澱粉或其他易粉碎之物料混合，再進行粉碎。
  - 7.馬達每一次啟動前，請勿投入物料至粉碎槽內，以免無熔絲開關跳脫。
  - 8.進料粉碎時，電流表指針勿超過 12A，如超過時請停止進料，待電流表指針降至 5A 時，再繼續進料，使用 1 小時請讓機器空轉約 5 分鐘以利降低溫度。
  - 9.進料粉碎時，請每隔 15 分鐘拍打上、下布袋，以利熱氣跑出。
  - 10.粉碎過程結束後，請讓馬達繼續轉動約 3 分鐘，使殘餘物料減至最少，再把濾網組全部取出，以免日後抽取不出來。

