

商品保證卡

品名	電磁加熱攪拌器	廠牌	
機型		製造號碼	
客戶名稱			
地址			
電話		公司章	
購買日期			
保證期間	至		

保證內容：

1. 本產品保固期限為自購買日起一年。若在保固期限內發生任何損壞，我們將免費更換零件或維修。
2. 雖在有效保證期限，若有下列之情況恕不免費保證：
 - (1) 未能出示保證卡者。
 - (2) 人為因素使用不當或擅自改裝者。
 - (3) 安裝後移動或運送所發生之故障。
 - (4) 由於天災地變而發生損毀者。
 - (5) 經本公司以外廠商之修理、調整、改造而引起的故障及損壞。
3. 外觀外殼、消耗性產品或零件不在保證範圍內。
4. 本保障卡需本公司蓋章即生效，如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。



操作說明

一、規格說明：

電源供應	110VAC 50/60Hz
最大功率	750W
轉速範圍	60~1100rpm 連續調節
溫度範圍	室溫~450°C 連續調節
工作環境溫度	5~40°C
防燙指示燈	加熱板溫度超過 55°C 時，防燙警示燈(HOTTOP)亮
過溫保護裝置	超過 515°C，即行斷熱，並閃燈警示
盤面尺寸	200*200mm
外觀尺寸	320*210*115mm(W*D*H)
面板材質	一體成型玻璃陶瓷盤面，耐腐蝕、刮痕
重量	4.2kg

二、操作說明：

※加熱功能說明

1. 準備好燒杯，把攪拌子放至其中，並把燒杯放於面板中央。
2. 接通電源，電源指示燈亮(Power)，呈綠色。
3. 將加熱旋鈕調整至需要的位置，此時加熱指示燈亮(HEAT)，呈橙色。
4. 當盤面溫度超過 55°C，防燙警示燈亮(HOTTOP)，呈紅色。
5. 溫度設置(參考數據)

刻劃	對應溫度	刻劃	對應溫度
ON	25°C	5	245°C
0	25°C	6	295°C
1	40°C	7	345°C
2	90°C	8	395°C
3	145°C	9	450°C
4	190°C	10	450°C

◆以上所列為參考數據，具體加熱效果與所承載負載有關

※速度功能說明

1. 準備好燒杯，把攪拌子放至其中，並把燒杯放於面板中央。
2. 接通電源，電源指示燈亮(Power)，呈綠色。
3. 將攪拌旋鈕調整至需要的位置，此時攪拌指示燈亮(STIR)，呈橙色。
4. 當盤面溫度超過 55°C，防燙警示燈亮(HOTTOP)，呈紅色。
5. 速度設置(參考數據)

檔位	對應速度	檔位	對應速度
ON	60rpm (轉/分)	5	580rpm (轉/分)
0	60rpm (轉/分)	6	685rpm (轉/分)
1	165rpm (轉/分)	7	780rpm (轉/分)
2	270rpm (轉/分)	8	890rpm (轉/分)
3	370rpm (轉/分)	9	995rpm (轉/分)
4	475rpm (轉/分)	10	1100rpm (轉/分)

◆以上所列為參考數據，具體攪拌效果與所承載負載有關

三、注意事項：

1. 室內使用，當機器加熱時，離牆距離 30cm 以上，離上板距離 1.2m 以上。
2. 供應電壓請於額定電壓的±10%以內。
3. 保持面板的清潔，勿使流體溢出進入機內。
4. 若加熱盤面有污漬，勿用水直接沖洗，請用軟性濕布擦拭。
5. 請勿加熱或攪拌易爆炸性物質。
6. 旋鈕處於"OFF"位置時，處於關閉狀態，請勿逆時針旋轉加熱或攪拌旋鈕。
7. 請勿擅自修改電路及機械結構。
8. 此為實驗室用，勿做工業用。
9. 加熱時，請勿將金屬箔片、玻璃纖維或其他絕緣物質置於面板上。
10. 面板所承受的最大重量為 34 kg。