

# **BALL MILL**

**MODEL:UBM-1**


球磨機中文操作說明

**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: info@1788lab.com**







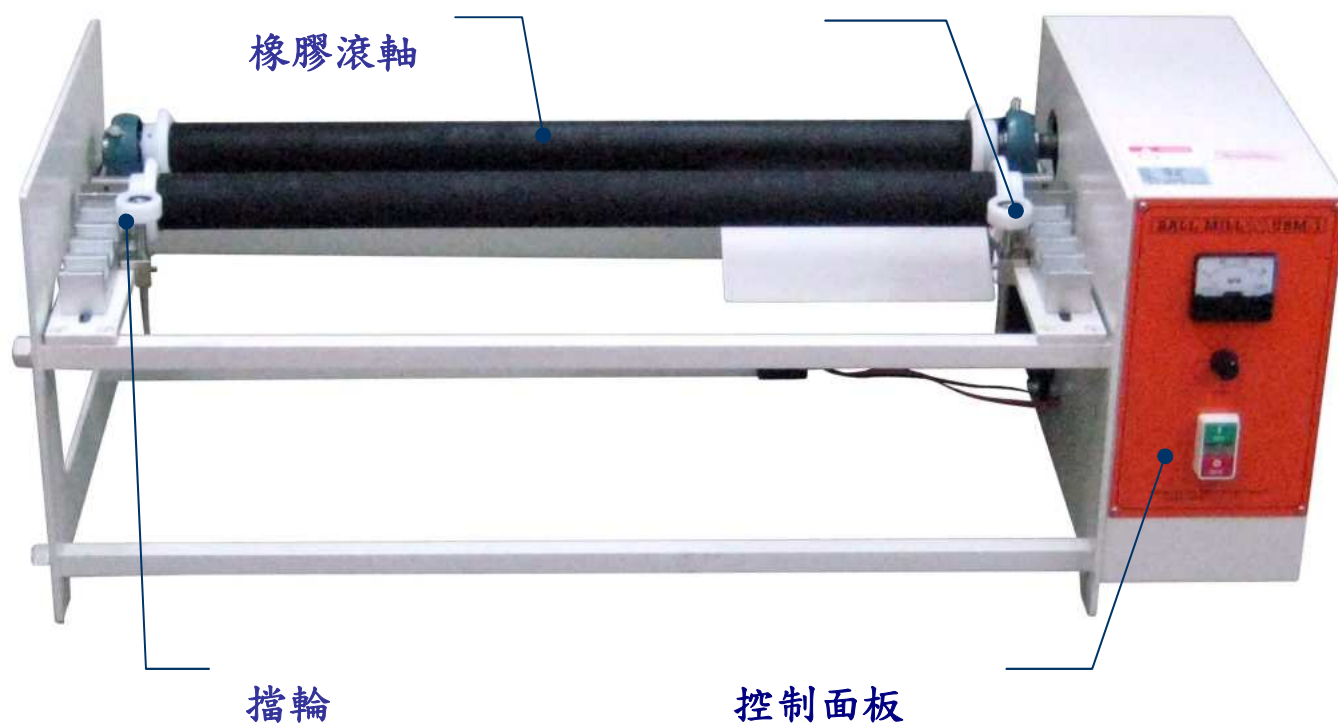


## 1. 球磨機主體說明



## 2. 球磨機控制面板說明

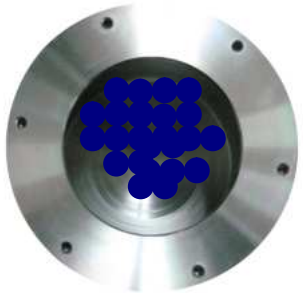

3.球磨機使用說明	
圖 示	說 明
	將機台放置於平坦之桌面或地上，以防操作時球磨壺掉落並將電源線插入插座中。
	本機採快速換軸結構依球磨壺之直徑大小調整二橡膠滾軸間距，並先調整右方擋輪至適當位置並用六角板鎖鎖緊。
	再調整左方擋輪至適當位置並用六角板鎖鎖緊。
	請將球磨壺打開。
	在將欲研磨的樣品與研磨介質（例如：氧化鋁球,氧化鋯球...等）放入球磨壺中約 8 分滿。

	<p>蓋上球磨壺上蓋並用六角板鎖將上蓋鎖緊。</p>
	<p>將球磨壺放置於球磨機二橡膠滾軸上。</p>
	<p>調整轉速設定旋鈕。</p>
	<p>調整轉速設定旋鈕刻度設定轉速例如：4.5 約 338RPM。</p> <p><b>(備註：速度不可太快，否則產生離心率就無磨碎效果)</b></p>
	<p>按下電源 NO 鍵啟動球磨機。</p>

	<p>此時球磨機動作球磨壺開始滾動研磨。</p>
	<p>等到您覺得研磨時間已經足夠時請按下電源 OFF 鍵停止球磨機運轉。</p> <p>(備註：研磨中途如需停止也可以按下電源 OFF 鍵停止球磨機運轉)</p>
	<p>此時球磨機停止運轉，球磨壺停止滾動研磨。</p>

