

# BROOKFIELD

黏度計 *Wingather* 軟體

操作說明

**MODEL: DV-II+ *Wingather***

VISCOMETERS

**Lab Online Exhibition**  
[www.1788lab.com](http://www.1788lab.com)  
**E-mail: [info@1788lab.com](mailto:info@1788lab.com)**




## 連接電腦程式設定說明

1. 先將 DV-II+黏度計開機完成並設定好各種條件(轉速、轉針號碼)將連接線接上。

2. 將 DV-II+黏度計依照下列操作使電腦與 DV-II+黏度計連線。

步驟 1

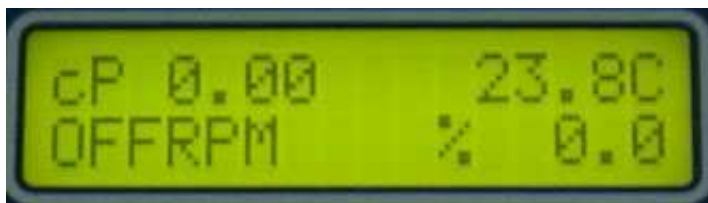

按下



按下



新型 DV-II+ Pro

則省去 1、2 步驟



按下



步驟 3





### 3.執行 DV-II+黏度計 WingatherV2 程式。





進入主畫面

若進入主畫面如下圖時，  
則黏度計與電腦未連線  
要重新連線(檢查連接線)

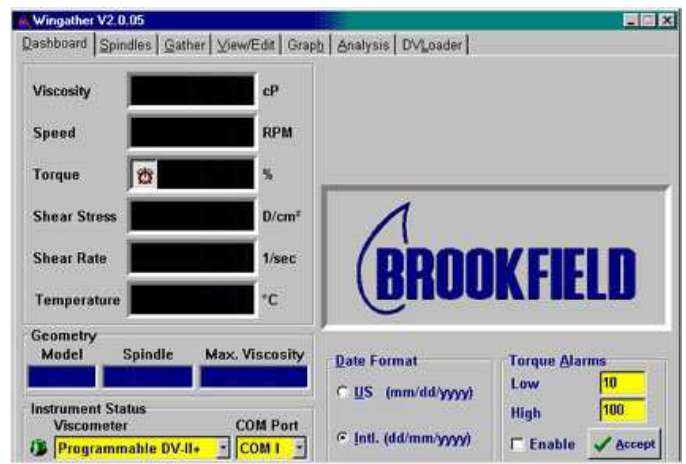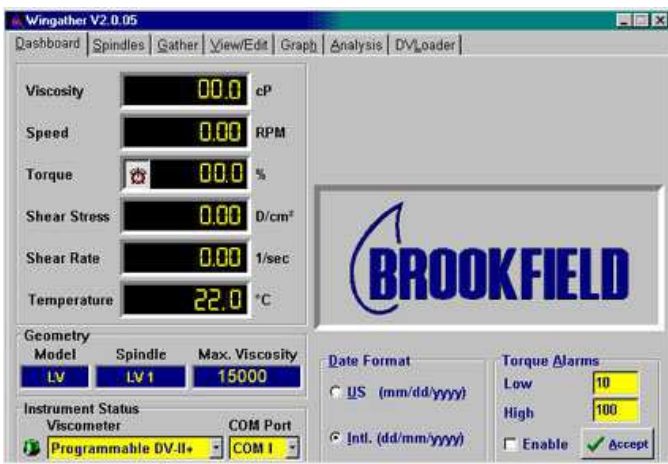

※COM Part 設定平時設定在 **COM1**,若 COM1 無法連線時,請設定其他的 COM Part 如: COM2、COM3 等。

4. 選擇 **Gather** 進入 Gather 主畫面如下圖：

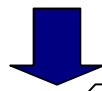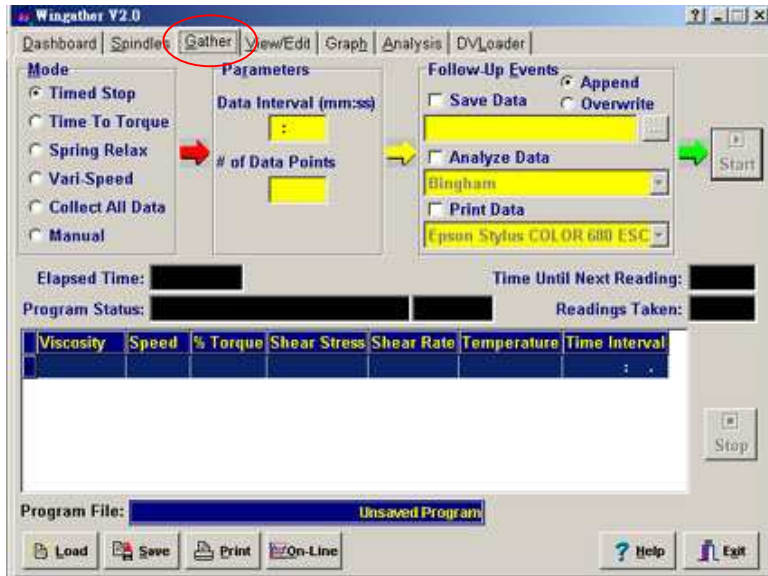

設定取樣的時

依照時間停止



條件設定完成後,按下 Start


設定取樣的點數



待數據擷取完成後,按下 Save 鍵儲存檔案。

設定取樣的時

依照時間對扭力

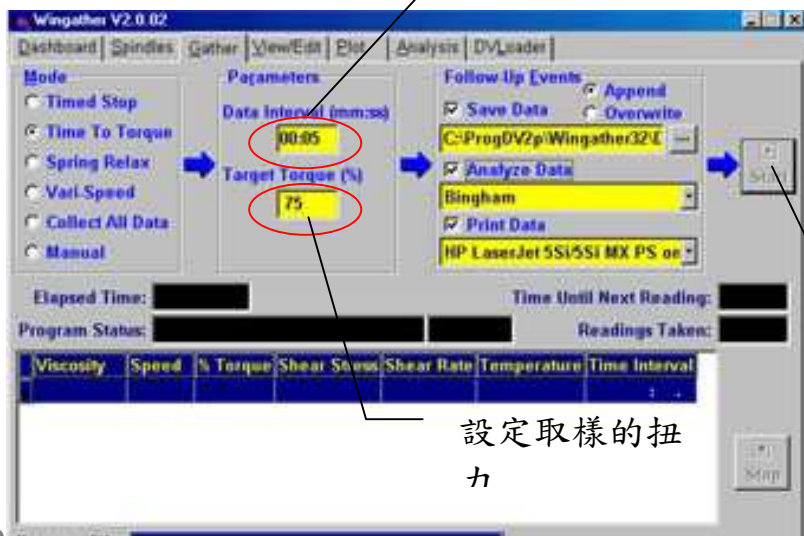


條件設定完成後,按下 Start

設定取樣的扭力

## 5. 量測數據之編輯

待電腦執行收集完黏度計數據後，選擇 **View/Edit** 進入 View/Edit 主

畫面如下圖：

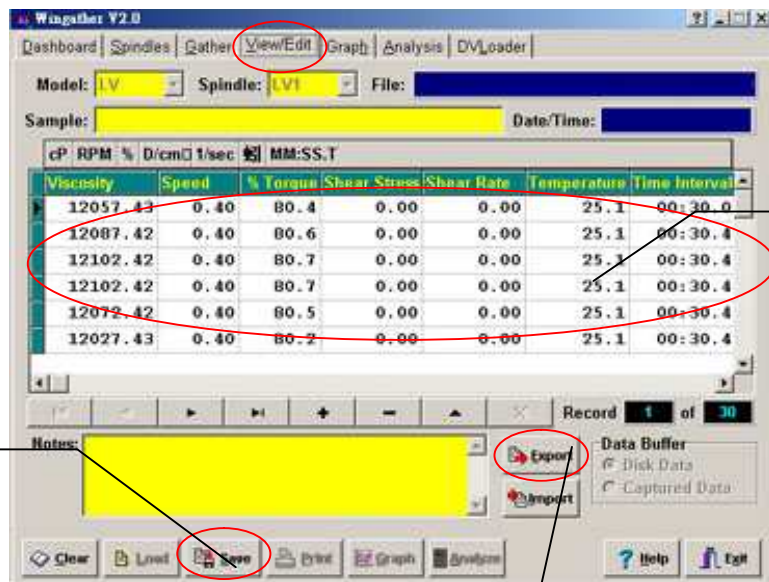

待數據擷取完成後,按下 Save 鍵儲存檔案。

選擇按下 Export 鍵可將數據儲存成 Excel 檔案方便編輯之用。

6. 以上為 DV-II+黏度計 WingatherV2 程式基本操作功能若需知道更進階功能請參照說明檔或洽本公司服務人員。

## 7. DV-II+黏度計 WingatherV2 程式照說明檔使用方法:



進入說明檔



