



OVEN

MODEL: OV-45

自然循環烘箱中文操作說明

Lab Online Exhibition
www.1788lab.com
E-mail: info@1788lab.com




目 錄

一、烘箱主體.....	2
二-溫度控制表.....	2
三、操作步驟說明.....	3
四、PID 自動演算(AutoTuning).....	4
五、儀器保養表.....	5

一、烘箱主體




二、溫度控制表

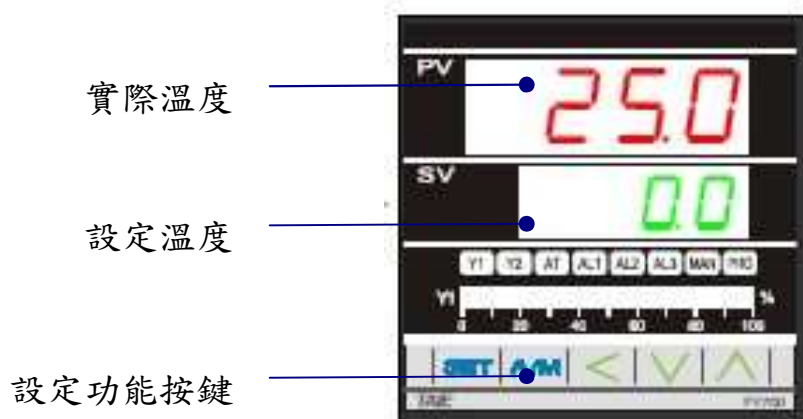

三、操作步驟說明

1. 開機

控制器送電後會依序顯示如下：

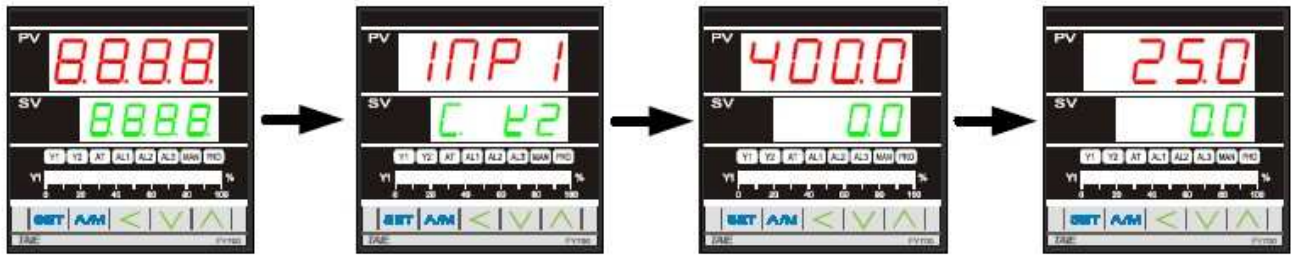

點亮所有LED

顯示單位(C)
及輸入類型(K2)


顯示上下限範圍
(0.0 ~ 400.0)

開始使用

Vo-45為(0 ~ 200°C)

2. 設定SV(設定使用溫度)

本例設定SV=100，操作步驟如下：

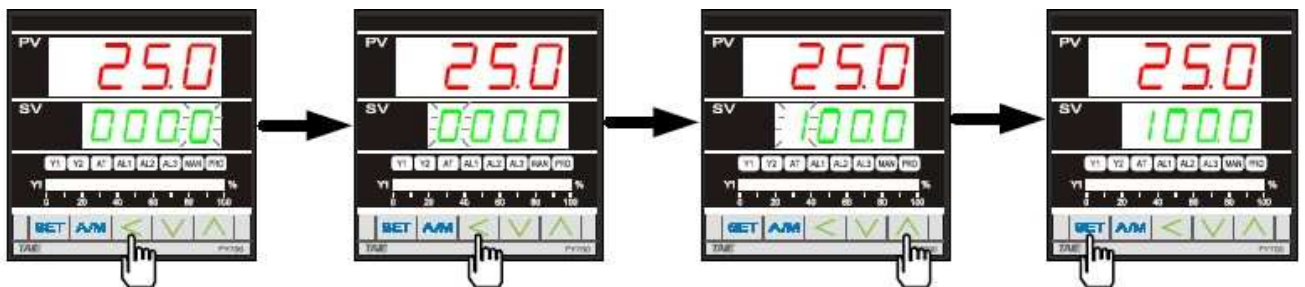

按下 鍵

SV數字開始閃動

按 鍵

切換到第四位數


按下 鍵

增加設定值

按下 鍵

寫入設定值

3. 設定AL1 設定使用時間(---採用溫到計時方式,單位為小時/分鐘)

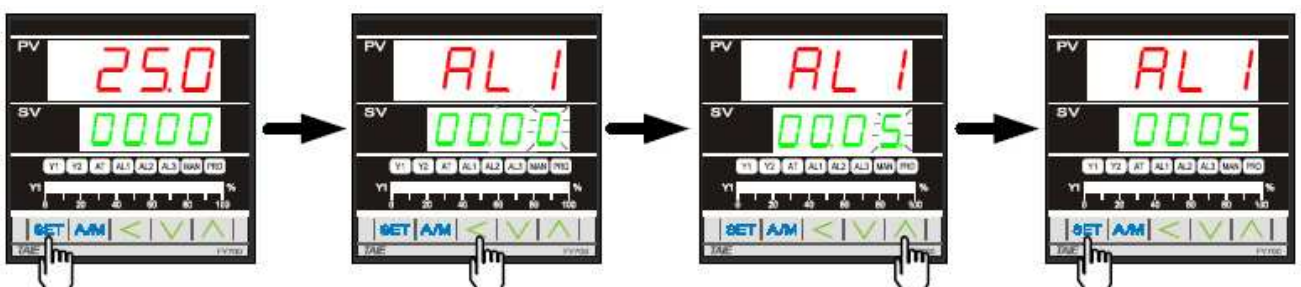

按 鍵

切換至AL1

按 鍵

切換到第一位數

按下 鍵將時

間值設定在5分鐘

按下 鍵

寫入時間設定值

4.開始烘乾樣品

4-1.將上述1~3操作步驟設定完成後，將烘箱門打開放入樣品後，開始烘乾樣品。

4-2.溫度到達SV設定溫度時，計時器開始動作計時。等計時器計時完成後，烘乾樣品程序完成，待PV顯示溫度降至室溫後，取出樣品進行下一個樣品烘乾。

5.關 機

完成烘乾樣品，待PV顯示溫度降至室溫後，關閉電源。

四、PID自動演算 (Auto Tuning)

自動演算可將控制器的PID 參數最佳化，以達到更好的控制效果，操作步驟如下：

